

Mintavételi Utasítás

MVU-13-W

Vizsgálandó: Anionaktív detergens
Mintatípusok: Vizek
Szükséges mintavételi edény:

 Jól zárható csavarmenetes kupakkal ellátott, 500 ml-es barna üveg. **Kénsavval (H₂SO₄) tartósított!**

Alkalmazott címke:

ANA 000000000000 Tel.: +36 1 872 3600 	0000000		ANA 000000000000 MINTAVÉTEL ADATAI	MINTA JELE						
	0000000			HELY						
	0000000			IDŐ		év	hó	nap	óra	perc
	0000000			SZERVEZET			SZEMÉLY			
	0000000			MEGRENDELŐ						
	0000000			PROJEKT						
	0000000			TARTÓSÍTÁS <input checked="" type="checkbox"/> H ₂ SO ₄ HÚTÉS			VIZSGÁLAT Anionaktív detergens			MINTA- VÉTELI UTASÍTÁS

Eljárás:

- Töltse meg a mintavételi edényt 90%-ig a mintával és zárja le, ügyelve arra, hogy a tartósítószer ne mossa ki az edényből!
- Tartsa az edényt 2 és 8 °C között a laboratóriumba érkezésig!

 Laboratóriumba érkezés ideje mintavételtől számítva ne legyen több, mint **7 nap**.

Mintavétellel kapcsolatos kérdés esetén mintaátvételi részlegünk munkatársai hétköznap 7:30 – 18:00 között állnak rendelkezésre az (1) 8723606 telefonszámon.

 Filep Zoltán
 laboratóriumvezető