

Mintavételi Utasítás

MVU-18-W

Vizsgálat: Fémek (oldott), ÁVK fémkomponenseire is!
Mintatípusok: Felszín alatti víz, felszíni víz

Szükséges mintavételi edény:

50 ml-es centrifugacső; fecskendőszűrő (0,45 µm pórusméretű); fecskendő. **Salétromsavval (HNO₃) tartósított!**

Alkalmazott címke:

OLDOTT FÉM 000000000000 	0000000		OLDOTT FÉM	MINTA JELE					
	0000000		MINTAVÉTELEI ADATAI 000000000000	HELY					
	0000000			IDŐ	év	hó	nap	óra	perc
	0000000			SZERVEZET			SZEMÉLY		
	0000000			MEGRENDELŐ					
	0000000			PROJEKT					
eurofins Tel.: +36 1 872 3600 	0000000			TARTÓSÍTÁS	VIZSGÁLAT				MINTA- VÉTELI UTASÍTÁS
0000000		<input checked="" type="checkbox"/> HNO ₃	Szűrni!						
0000000			HÜTÉS						

Eljárás:

- Töltsön meg egy tiszta széles szájú edényt a mintával (lehet a mintavételhez használt vödör is), és hagyja pár percig ülepedni a lebegőanyag-tartalmát!
- A tisztájából szívja fel a fecskendőbe a mintát, majd helyezze a szűrőkorongot a fecskendő végére!
- A szűrlettel töltsen 50 ml-ig a mintavételi edényt és zárja azt le! (Ha eltömődik a szűrő, mielőtt elérné az 50 ml-t, használjon több szűrőt!)
- Tartsa az edényt 2 és 8 °C között sötét helyen a laboratóriumba érkezésig!

Laboratóriumba érkezés ideje mintavételtől számítva ne legyen több, mint **1 hónap**.

Minden egyes mintához használjon új szűrőkorongot és fecskendőt a keresztszennyeződés elkerülése érdekében!

Mintavétellel kapcsolatos kérdés esetén mintaátvételi részlegünk munkatársai hétköznap 7:30 – 18:00 között állnak rendelkezésére az (1) 8723606 telefonszámon.

Filep Zoltán
laboratóriumvezető